


## AFC ソフトウェアアップデートのご案内


1. [Download the Updater installer](#) ←アップデートのインストーラーをダウンロードしてインストールします。
2. AFC を電源に差し込み、電源を入れます。
  - A) アップデート中に AFC の電源を抜かないでください。
  - B) アップデート中に AFC の電源が入っていなかった場合、AFC は電源を入れた状態でアップデートを繰り返す必要があることを通知します。
3. コンピュータの USB ポートに AFC を接続します(アップデートがインストールされています)。
4. AFC アップデータプログラムを開きます。プログラムは以下の画像のように表示されます。

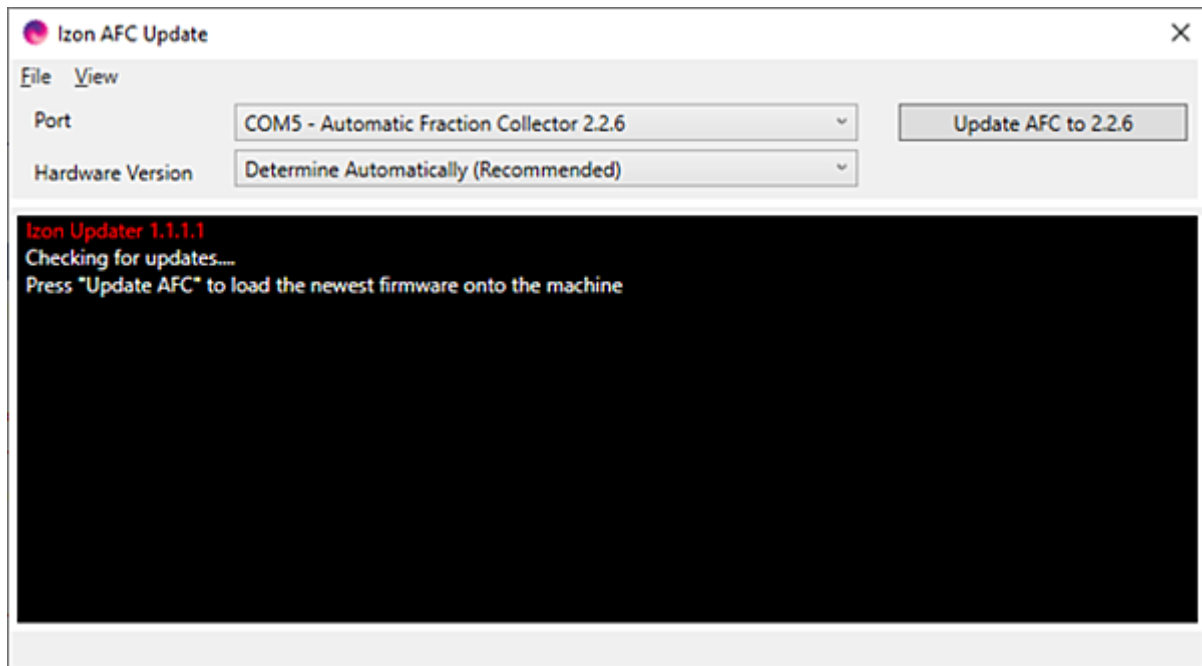


AFC アップデータに複数の COM ポートが表示されていて、どれも AFC と表示されていない場合は、次の手順で AFC の COM ポートを確認してください。

- A) AFC が USB 経由で PC に接続されていない状態でプログラムを開き、ドロップダウンメニューで利用可能な COM ポートを確認します。
- B) AFC を接続して電源を入れた状態でプログラムを再起動し、表示された新しい COM ポートを確認します。新しい COM ポートは AFC になります。
- C) それを選択し、通常通りにアップデートを続けます。

5. お使いのマシンに最新の AFC ファームウェアがない場合は、ポップアップが表示されますので、下の画像のようにアップデートをダウンロードしてください。

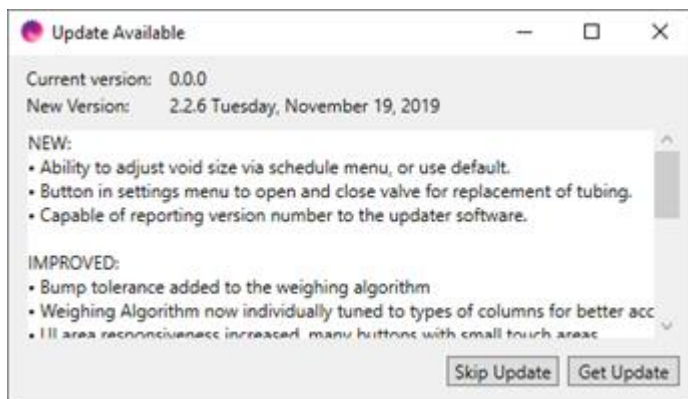


6. 「Port」と書かれたドロップダウンボックスで AFC が選択されていることを確認してください。AFC ファームウェアのバージョンが 2.2.6 より前の場合、バージョン番号はドロップダウンボックスに表示されません。

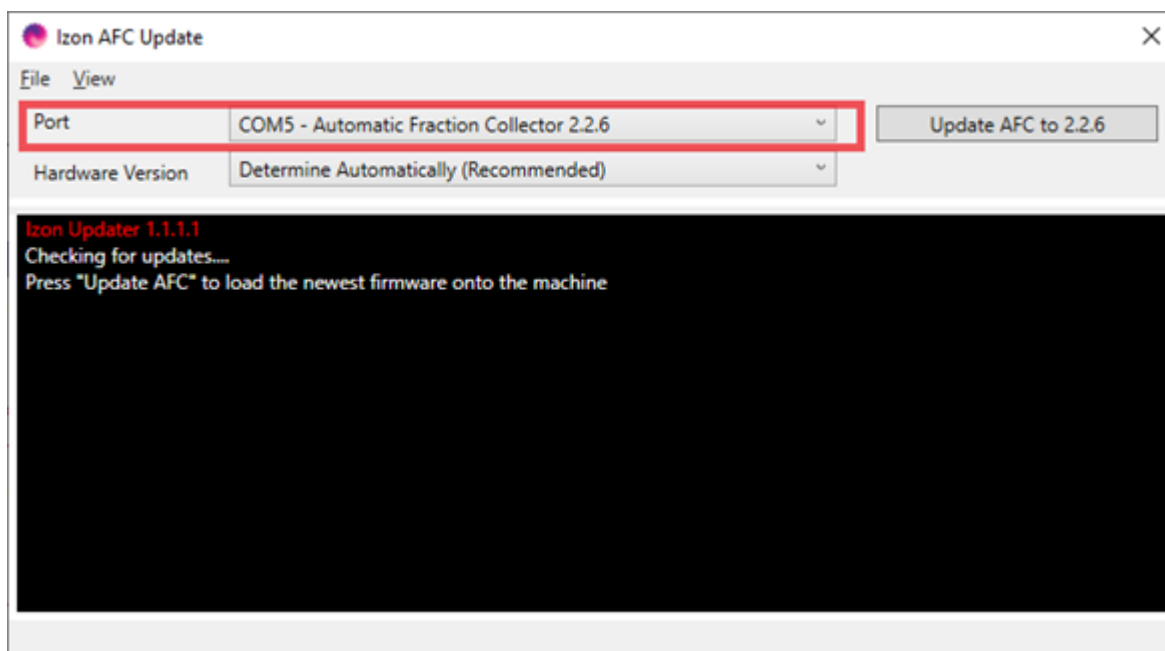

7. この段階で AFC の電源が入っていることを確認してください。

8. 「Update AFC to 2.2.6」をクリックして、AFC をアップデートします。この作業には 30 分ほどかかる場合があります。

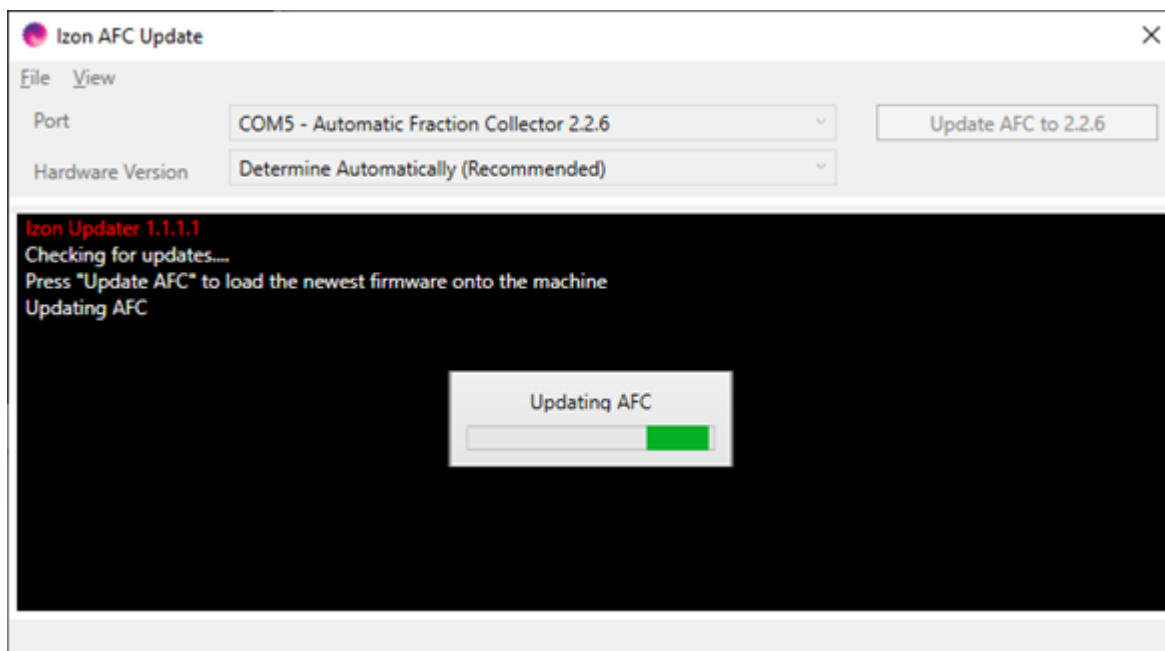

9. アップデートが完了したら、AFC のホーム画面にバージョン 2.2.6 が表示されていることを確認してください。
10. ろ過した PBS をカラムに流し、AFC が正しく動作することをテストします。必要に応じて、「フラッシング」のステップを短くしても構いません。AFC がフラッシングされていることを確認するだけです。